
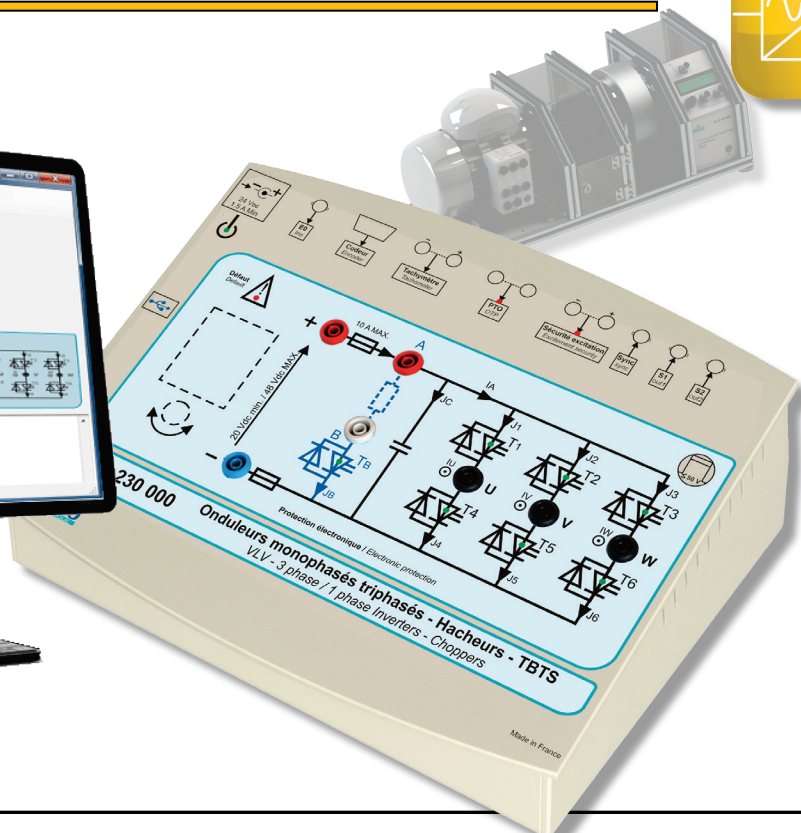


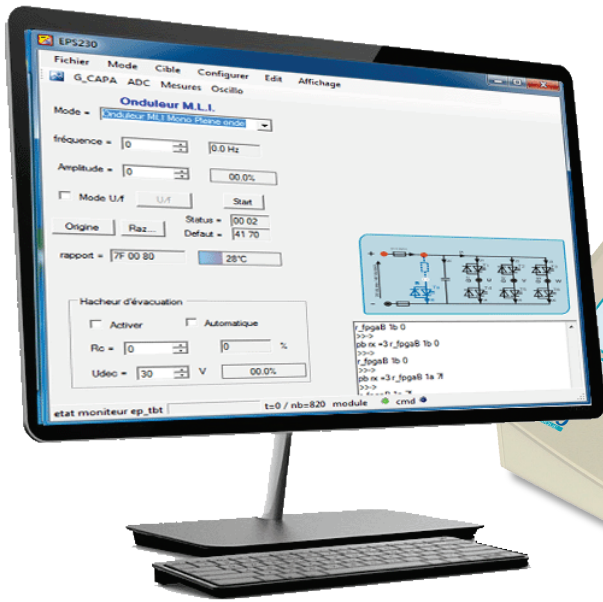

**Pack EPS 230**

## HACHEUR ONDULEUR MONOPHASE TRIPHASE TBTS 150/300 W

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Les Packs **EPS230B, C, et S** incluent le pupitre EPS230000, guide technique, accessoires et en fonction de la version, le logiciel d'asservissement et l'extension de simulation et création de nouveaux correcteurs pour la version S.

Ils permettent l'étude :

#### Des hacheurs :

- Série
- Réversible en tension
- Réversible en courant
- Quatre quadrants
- Série double imbriqué (+E /0 /-E)

#### Des onduleurs monophasés :

- Pleine onde à commande décalée, à fréquence variable
- M.L.I. +E/-E, +E/0/-E, U/F constant.

#### Commande externe :

- Par montage électronique +/-10 Vdc (en statique hacheur ou onduleur mono).

#### Onduleurs triphasés :

- MLI indice de modulation variable, fréquence variable,
- Rapport U/F constant,
- MLI +/-E, +E/0/-E, U/F constant,

Il est livré avec le logiciel de paramétrage EPS230100, l'option EPS231000 permet le fonctionnement en autonomie.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Caractéristiques nominales

- Tension d'alimentation admissible : 10 VDC à 48V DC
- Courant crête maximal dans chaque interrupteur statique : 10 A
- Fréquences de 1 Hz à 20 kHz
- Rampe d'accélération paramétrable
- Rapport cyclique variable 0/100%
- Temps mort réglable
- Mode commutation intersective ou vecteur d'état.

#### Illustration de cours :

L'EPS230 est aussi particulièrement bien adapté à l'illustration d'un phénomène particulier en cours magistral sur vidéoprojecteur (avec logiciel EPS230000 et PC).

### DOMAINES D'APPLICATION

#### Travaux Pratiques :

#### Formation fondamentale :

Secondaire et supérieur techniques.

- CPGE,
- BTS Electrotechnique,
- IUT GEII, GIM,
- Ingénieurs & Universités.

### SECURITES :

- ♦ Surveillance du courant d'excitation,
- ♦ Protection contre les courts circuits,
- ♦ PTO (protection thermique),
- ♦ Surveillance de l'alimentation : mini. 10 V ; maxi. 48V avant la mise en marche
- ♦ Contrôle du courant de charge de la capacité de filtrage à la mise sous tension
- ♦ Arrêt d'urgence si la tension du condensateur de réversibilité dépasse 50 Vdc
- ♦ Surveillance du courant dans le transistor de décharge
- ♦ Surveillance de la tension du condensateur de réversibilité.

### GUIDE TECHNIQUE :

Les packs **EPS230** sont fournis avec leur guide technique, procédure de mise en service et de diagnostic.

*Sous tension d'alimentation maximale, protection électronique contre les surcharges.*

### COLISAGE :


Dimensions - nettes : 330x265x110 mm  
(Lx l x h) - brutes : 595x560x160 mm  
Poids : Net : 2 kg, Brut : 5 kg



# EPS230000 : Pupitre hacheur onduleur monophasé triphasé TBTS 150/300W, Caractéristiques techniques :

Le pupitre EPS230000 est présenté en châssis isolant PVC avec face avant comportant des schémas synoptiques, l'appareil est à poser sur table. L'alimentation de puissance est externe (50 VDC max, 10A). La commande et le choix des réglages se fait sur PC par le logiciel EPS230100.

Il est conçu pour être utilisé à partir d'une alimentation variable continue, conforme aux normes de sécurité en vigueur.

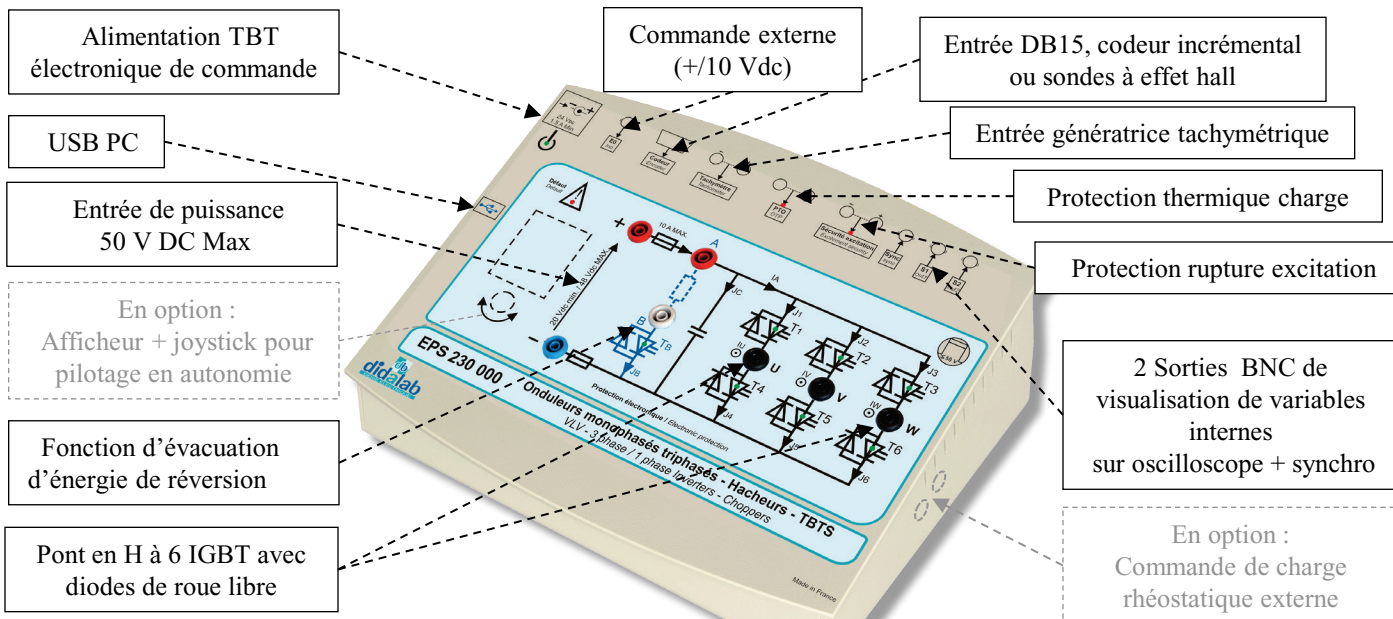

Le pupitre EPS230000 est fonctionnel en autonomie. La carte de commande est basée sur un processeur de très haut niveau de puissance (ARM.M4), assisté d'un FPGA 200 000 portes.

Un logiciel de commande sous Windows, permet de choisir les montages :

- Hacheur série,
- Hacheur réversible en courant, réversible en tension,
- Hacheur 4 quadrants,
- Série double imbriqué ( 0 +E 0 / 0 -E 0 ),
- Onduleur monophasé à commande décalée, MLI, U/F constant,
- Onduleur triphasé à commande décalée, MLI, U/F constant,

Choisir les paramètres de fonctionnement (en fonction du montage étudié) :

- La fréquence de fonctionnement, le rapport cyclique,
- Le type et la fréquence de modulation BF (externe par BNC ou interne),


Choisir les signaux à visualiser sur oscilloscope par BNC ou sur PC :

- Courant dans une des branches, courant dans la charge,
- Tensions aux bornes d'une branche....

A tout moment le pupitre peut être relié (en fonction des options logiciel) à une connexion PC pour :

- Visualiser les courbes temporelles tension courant sur PC,
- Réaliser des Travaux Pratiques d'asservissement de vitesse et position sur moteur DC 120 à 300 W,
- Créer des modèles de simulation et de nouveaux correcteurs temps réel à partir du logiciel de modélisation Scilab

## Banc de charge recommandé : **BICMAC ELS313B,** **BICMAC S300, Banc Instrumenté de Charge Machines Alternatives & Continues**


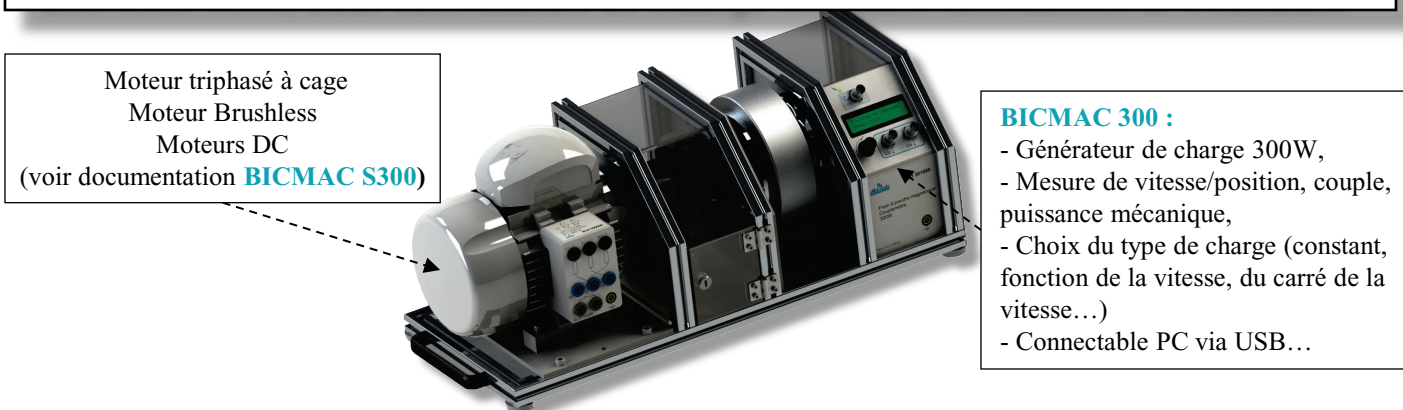


### BICMAC 300 :

- Générateur de charge 300W,
- Mesure de vitesse/position, couple, puissance mécanique,
- Choix du type de charge (constant, fonction de la vitesse, du carré de la vitesse...)
- Connectable PC via USB...

# EPS230100 : LOGICIEL DE PILOTAGE ET ACQUISITION


- Il fonctionne sous environnement Windows et permet le pilotage du pont de puissance EPS230 par USB.
- L'étudiant choisit la structure de son pont,
- Il choisit également les valeurs qu'il souhaite afficher sur l'oscilloscope interne,
- Il règle ses paramètres de fonctionnement, fréquence, rapport cyclique, basse fréquence modulante pour l'onduleur monophasé ou triphasé ...

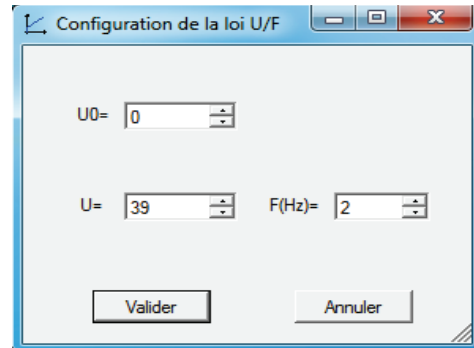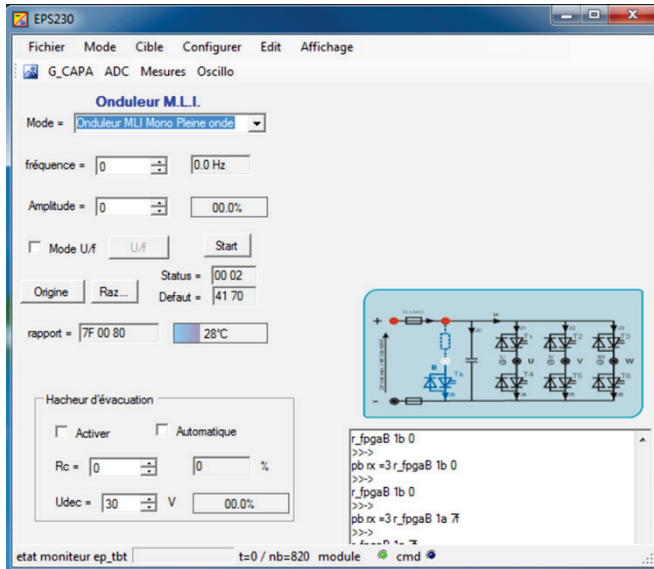


## EPS230200 : LOGICIEL DE CONTRÔLE COMMANDE « D\_CCA »

- Il fonctionne sous environnement Windows et permet le pilotage du pont de puissance EPS230 par port USB.
- Utilisation, via une interface graphique ergonomique, configuration du système :
  - Choix de la structure du système : boucle ouverte / boucle fermée en vitesse ou en position,
  - Choix du type de commande, des valeurs caractéristiques : échelon constant, rampe, sinus, profil trapézoïdal,
  - Choix du correcteur et de ses réglages (P, PI, PID, correcteur en Z, logique floue, retour tachymétrique)
  - Choix des paramètres d'acquisition et d'enregistrement,
  - Choix des unités (degrés d'angle, radians, tours)
- Déroulement structuré d'une campagne d'essais expérimentaux :
  - Demande de la visualisation de la réponse temporelle d'une (ou plusieurs) grandeur(s) caractéristique(s) : position, vitesse, accélération, courant moteur, tension moteur, consigne, écart, sortie correcteur etc...
  - Modification des échelles du diagramme temporel (zoom en X, en Y)
  - Enregistrement de l'essai en cours, comparaison avec les essais précédents.
  - Mesure des valeurs caractéristiques d'automatique (constante de temps, temps de réponse à 5%, amplitude du dépassement, harmonique : rapport des valeurs moyennes et des amplitudes, déphasages etc...).


Comparaison des réponses en BO en mode commande tension puis courant, sans perturbation par frottements.

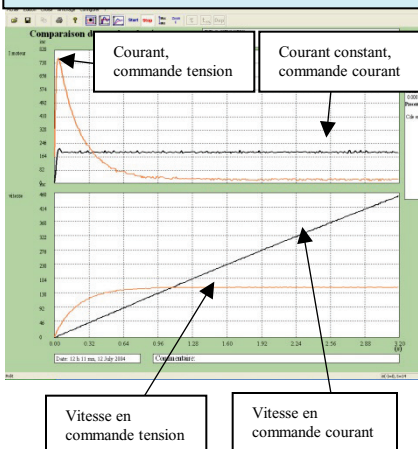

Réponse en boucle fermée asservissement de vitesse avec calcul automatique du temps d'atteinte dans la zone à 5%

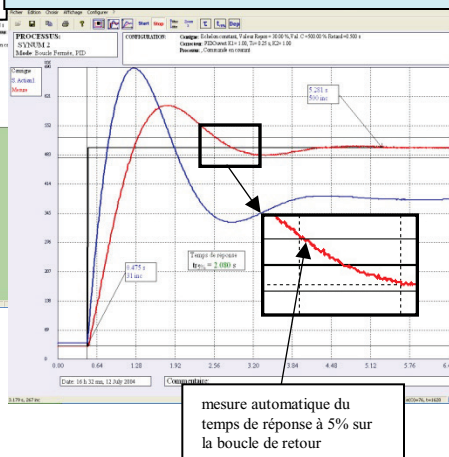

Ecran de paramétrage  
Exemple d'un asservissement de vitesse par correcteur monoboucle PID

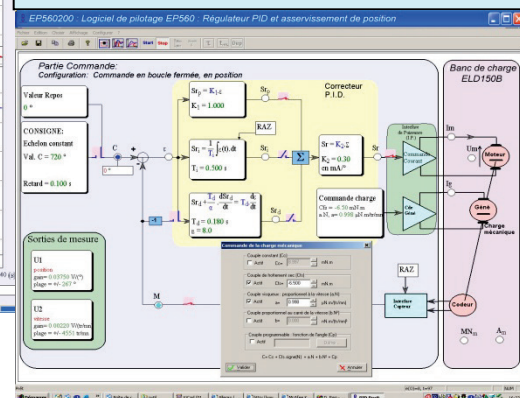




## EPS230800 - Logiciel de prototypage rapide sur PC :

Afin d'accentuer les qualités pédagogiques, voire de recherche, du pupitre hacheur onduleur EPS230000, un module logiciel est proposé. Il peut synthétiser tout type de commande (commande BO, BF, PI, PID, retour d'état...) sous environnement Scilab®, puis générer le code exécutable qui sera téléchargé dans le hacheur/onduleur permettant ainsi son pilotage en temps réel. Cet outil graphique dispose de toute la puissance du logiciel de simulation Scilab®/Xcos ; le rapprochement simulation vers le réel est donc accessible en TP, (asservissement de vitesse, position d'un moteur CC ..)


### Exemple ci-dessous :

A partir d'une simulation en BO puis BF du système sous le module logiciel open source Scilab/Xcos®, le module D\_Scil génère automatiquement le code qui sera transféré dans le pont hacheur onduleur puis testé sous le module logiciel D\_CCA afin de comparer les résultats de simulation aux résultats d'expérimentation (cf : documentation D\_Scil).

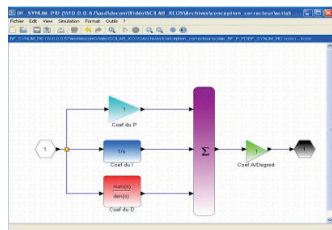


Correcteur PID édité sous Xcos

Code généré par D\_Scil

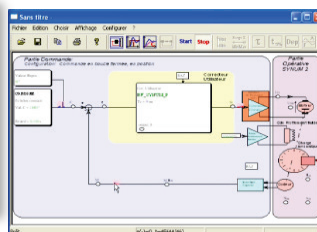

Implémentation dans D\_CCA

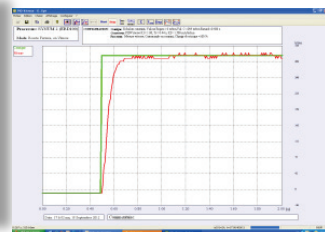

Résultat temporel

## Les configurations standards :

**EPS230B : Pack de base «ETUDE D'UN HACHEUR 1, 2, 4 quadrants, ONDULEUR monophasé triphasé TBTS 150/300W», incluant :**

| Références | Désignations                                                                                                                                                                         | Qtés |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| EPS230000  | Pupitre sécurisé d'électronique de puissance 300 W, Hacheur 1, 2, 4 quadrants, Onduleur monophasé triphasé pleine onde, MLI +/E, +/E0/-E, sondes de courant et de tension intégrées, | 1    |
| EPS230100  | Logiciel de pilotage et acquisition                                                                                                                                                  | 1    |
| EGD000005  | Alimentation 24 Vdc, 2.9 A avec prise Jack                                                                                                                                           | 1    |
| EPS2300010 | Manuel d'utilisation et guide technique                                                                                                                                              | 1    |
| EGD000006  | Cordon USB type AA                                                                                                                                                                   | 1    |
| EGD000018  | Valise de rangement                                                                                                                                                                  | 1    |

**En option : EPS231000, Afficheur couleur TFT 320x240 et potentiomètre numérique pour commande en autonomie (sans PC).**

**EPS230C : Pack complet «ETUDE D'UN HACHEUR 1, 2, 4 quadrants, ONDULEUR monophasé triphasé TBTS 150/300 W, asservissement de vitesse & position sur moteurs» incluant :**

| Références     | Désignations                                                                                         | Qtés     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>EPS230B</b> | <b>Pack de base «ETUDE D'UN HACHEUR 1, 2, 4 quadrants, ONDULEUR monophasé triphasé 300 W»,</b>       | <b>1</b> |
| EPS230200      | Logiciel d'asservissement de vitesse & position, acquisition des courbes de réponse sur PC,          | 1        |
| EPS230040      | Manuel professeur "Etude d'une régulation de vitesse et de position sur hacheur onduleur EPS230000", | 1        |
| EPS230050      | Manuel étudiant "Etude d'une régulation de vitesse et de position sur hacheur onduleur EPS230000".   | 1        |

**EPS230S : Pack Simulation et expérimentation «ETUDE D'UN HACHEUR 1, 2, 4 quadrants, ONDULEUR monophasé TBTS 150/300 W, asservissement de vitesse & position sur moteurs, création de nouvelles lois de commande» incluant :**

| Références      | Désignations                                                                                                                                           | Qtés     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>EPS230 C</b> | <b>Pack complet «ETUDE D'UN HACHEUR 1, 2, 4 quadrants, ONDULEUR monophasé triphasé 150/300 W, asservissement de vitesse &amp; position sur moteur»</b> | <b>1</b> |
| EPS230800       | D_Scil, prototypage rapide sous SCILAB/XCOS, éditeur à base d'objets graphiques, générateur de code C temps réel.                                      | 1        |

### Accessoires recommandés :

**EMS300000 Alimentation triphasée 3x24 V 11A, continu 48 VDC 9 A**

**ELS331B : BICMAC S300**, Banc de charge avec moteur AC accouplé à une charge programmable à poudre magnétique, **PMM064000** : (3 x) Rhéostats 320 W, 10 Ohms, 5,7 A, **EPD037340** : (3 x) Charges selfiques 1, 2, 4, 6, 8 mH, 5A.

**Accessoires :** Cordons 4 mm double puits, appareils de mesure, PC,

**Nota : pour les manipulations asservissement sur un autre banc, le groupe doit être équipé d'un codeur incrémental 5 Vdc.**